

MEDIA CLAVE 10

MEDIA CLAVE10はMEDIA JET(メディアジェット)と組み合わせて使用することで、寒天平板培地を作製する作業を最大限に省力化する自動培地作製装置です。内釜に粉末培地と精製水を入れ、後はスイッチを押すだけ。攪拌、滅菌を自動で行い、作製後は一定温度で保温します。

●メディアクレーブ10(商品番号:10MC0100)

内訳
 本体/シリコンリング/デキャンティングチューブ/スターラー/
 チューブ接続用コネクタ/各種ホース
 価格:OPEN/培地作製容量:1~10L
 電源:200-240V50/60Hz /重量:57kg
 寸法(WxDxH):550x640x480(mm)/納期:受注後2ヶ月
 *ご購入後1年間無償保証付



●オプション/アクセサリ

10MC5100	キュービット(内釜)10L	¥130,000
10MC5101	10L用オートクレーブキット	¥185,000
10MC5102	スターラーパー	¥30,000
10MC5103	メディアクレーブデキャンティングチューブセット	¥9,000
10MC5104	分注チューブ固定スプリング	¥20,000
10MC5105	プリンターカバー	¥7,000
10MC5106	添加物挿入専用蓋	¥7,000
10MC5107	添加物挿入専用チューブコネクタ	¥20,000
10MC5108	圧力分注キット	¥120,000
10MC5109	圧力分注用チューブ	¥2,500
10MC5110	メディアクレーブフットスイッチ	¥10,000

10MC5111	リッドシール(シリコンリング)	¥10,000
10MC5112	メディアクレーブプリンターペーパー(10ロール)	¥5,500
10MC5113	メディアクレーブインクリボン	¥5,000
10MC5114	添加物挿入専用蓋用メンブレン膜	¥10,000
10MC5115	圧力分注用チューブ(25mハルク)	¥25,000

1 操作方法が簡単！！

MEDIA CLAVE 使用方法



* 粉末培地と水を内釜に入れます。



* 内蓋と外蓋を閉めます。内蓋を閉める際には、内釜上の試薬投入口や分注チューブ接続口の蓋がしっかり閉まっていることを確認します。



* ディスプレイ画面にて滅菌温度・時間・保存温度を設定し、スタートボタンを押します。プログラムは15個まで設定できます。

* プログラム内容に従い、スターラーによる攪拌・滅菌・冷却・保温まで自動で行います。保温時間は∞に設定できます。冷却機能が優れており、9Lの内容量を70分前後で処理します。80°Cまで温度が下がれば強制終了にて外蓋を開く事ができます。



* 保存温度まで冷却されると、自動的に外蓋が開きます。分注チューブ接続口に分注チューブをセットします。

2 お手入れが簡単！技術サポートは国内対応で安心！！



* 内釜を取外し、洗浄します。外釜の水を排水します。



* 外釜に残った水や、その回りの水滴を拭き取ります。内釜に接続している分注チューブは取り外し、洗浄後に滅菌しておきます。

機器の修理、点検、校正は国内の弊社技術センターにて対応させていただきます。また、急なトラブルの際には代替機をご用意しておりますので、その際には弊社スタッフまでご連絡下さい。