

# MEDIA JET

毎日培地をシャーレに分注する作業時間をもっと有効に使いたい研究者の方、寒天混釈法による検査を自動化して微生物検査体制をさらに充実させたい品質管理担当者の方は必見です！ MEDIA JET(メディアジェット)は培地分注及び混和作業を完全に自動化します！

## 全自動培地分注装置 MEDIA JET

INTEGRA

### ●メディアジェット360(商品番号: 10MJ0100)

内訳  
本体/カルーセル(360枚用)/分注チューブ/ノズル/錘/ローター/  
UVランプ/ローターカバー

価格: OPEN / 最大収納数: 360枚(90mmシャーレ)

分注量範囲: 1~99ml / 分注再現性: 1%(15ml分注時)

処理速度: 360枚で20分前後/シャーレ高: 14~25mm

電源: 100~240V50/60Hz / 重量: 53.8kg/言語: 日本語

寸法(WxDxH): 655x634x1070(mm) / 納期: 受注後2ヶ月以内

\*ご購入後1年間無償保証付

### ●オプション/アクセサリ

10MJ5105	メディアジェット用ノズル付きチューブセット	¥36,000
10MJ5100	カルーセル(シャーレ360枚用)	¥250,000
10MJ5101	カルーセル(シャーレ540枚用)	¥500,000
10MJ5205	メディアジェット ヴァリオ用ノズル付きチューブセット	¥36,000
10MJ5001	メディアジェット用クリーニングプレート	¥200,000
10MJ5003	メディアジェット用UVランプ	¥10,000
10MJ5005	メディアジェット分注チューブ用シンカー	¥3,500

## 1 操作 방법이 간단！！

### MEDIA JET 使用方法



\* カルーセルに空シャーレを必要枚数セットします。



\* 分注チューブをMEDIA JET本体に接続します。



\* ディスプレイ画面にて分注量・シャーレの高さ、分注枚数などを設定し、スタートボタンを押します。プログラムは20個まで設定できます。

\* プログラム内容に従い、シャーレの供給・培地の分注・積上げを完全に自動で行います。シャーレ360枚の分注を20分前後で処理します。処理速度は分注量・ポンプスピード・ロータースピードにより変化し、予測終了時間がディスプレイ画面に表示されます。



\* 充填が終了するとセンサーが感知し自動的に分注作業を停止します。

## 2 お手入れが簡単！ 技術サポートは国内対応で安心！！



\* 分注チューブをMEDIA JET本体から取り外し、分注されたシャーレを本体から取り出します。



\* 本体のカバーやローターを取り外し、本体内部を70%エタノール等で軽く拭取ります。

機器の修理、点検、校正は国内の弊社技術センターにて対応させていただきます。また、急なトラブルの際には代替機をご用意しておりますので、その際には弊社スタッフまでご連絡下さい。